

No. 6

キーワード	排気風量不足				
対象	利用者	管理者	計画者	設計者	危険度レベル
質問者	◎	◎	○		★★
回答者	○	◎	◎	◎	
問題と対応	Q			A	
	<p>常時使用していたヒュームフードが、全く排気されなくなった原因は何が考えられるでしょうか。</p>			<p>このような状態になった時は、速やかに実験を中止してください。また、全く排気しない原因はいくつか考えられます。①排気ファンベルトが切断している。②排気ファンモータの故障。③ボリュウムダンパーが全閉。④電源が切断されている。⑤排気ダクトに大きな孔が空いている。等を確認してください。もし、問題が解決できないときは、専門メーカーにお問合せください。</p>	
参考資料	局所排気装置と運用・管理の基礎知識とのリンク関係				
	<p>2-3. 排気風量 2-5. 封じ込め性能に影響を与える要素</p>	局所排気装置と運用・管理の基礎知識と要求事項整備			
				項目名称	参照先
				1: 実験室における局所排気装置の基礎知識	
				2: 気流構成と運転条件	○
				3: 運用と使用方法	
				4: 排気設備と換気設備	
				5: 実験排ガスの処理	
				6: 実験室内の環境管理	
				7: 保守と点検	
				8: 実験室に関する要求項目	